



Catania Astrophysical **O**bservatory, **L**aboratory for **D**etectors

*OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA  
LABORATORIO RIVELATORI*


**ISTRUZIONI  
PER INSTALLARE I DRIVERS ED IL  
SOFTWARE  
DEL SISTEMA A CONTEGGIO DI  
FOTONI IAPS  
PER LA COMUNICAZIONE CON LA  
PORTA PARALLELA**

Versione 1.0

Catania 07.12.2005


# ISTRUZIONI PER INSTALLARE I DRIVERS ED IL SOFTWARE DEL SISTEMA IAPS CON PARALLELA

1. Andare nel direttorio:

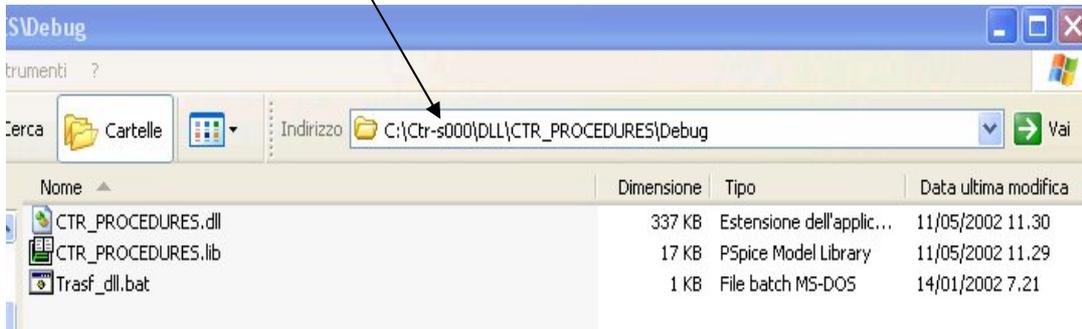


ed eseguire il file trasf\_dll.

2. Andare in PANNELLO DI CONTROLLO → INSTALLAZIONE GUIDATA HARDWARE

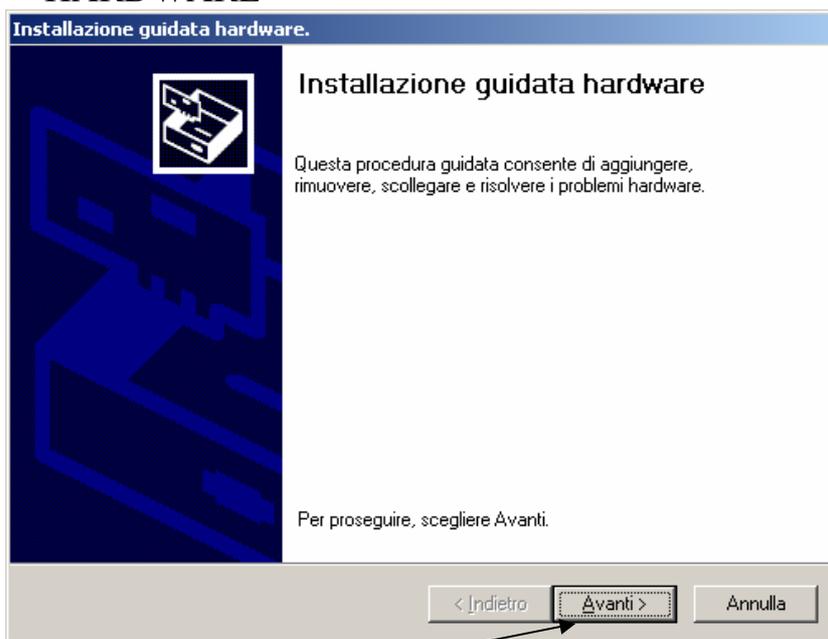


Procedere cliccando su Avanti

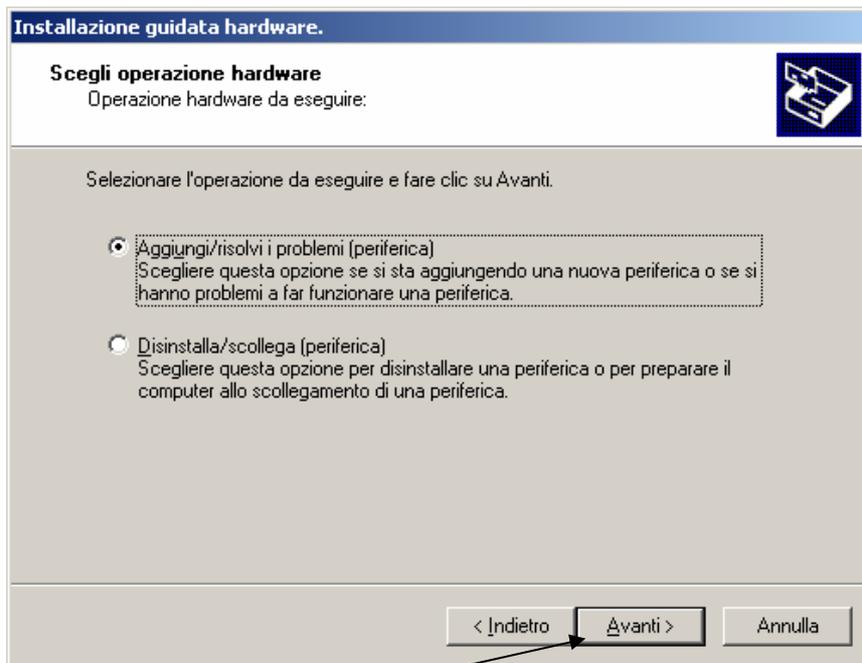


Procedere cliccando su Avanti

### 3. Evidenziare Aggiungi nuova periferica come mostrato in figura

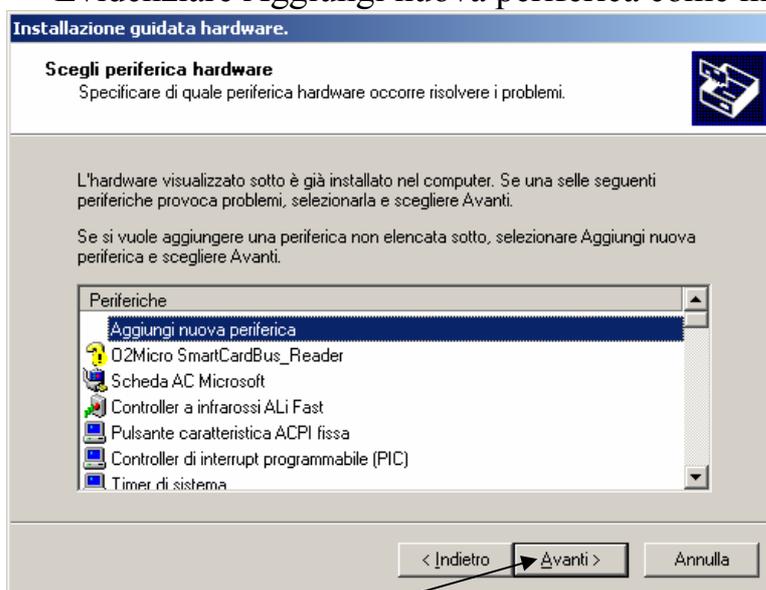


Procedere cliccando su Avanti


Si presenterà una nuova window come mostrato in figura

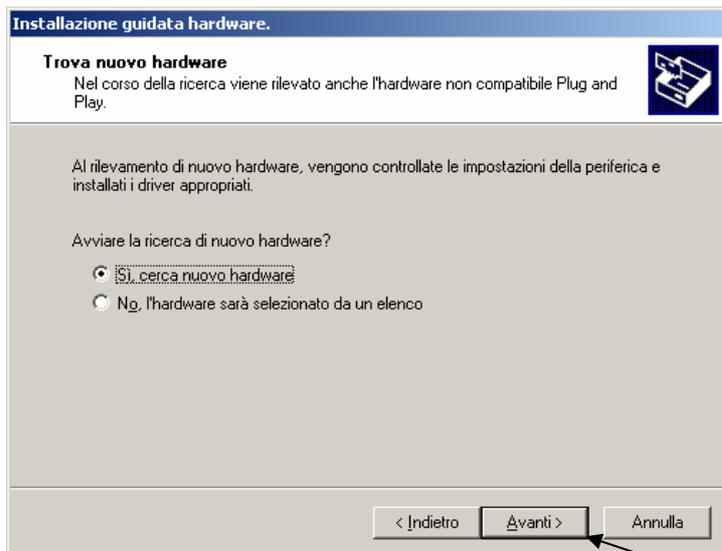


Lasciare selezionato così come indicato e premere Avanti. Apparirà la seguente window :

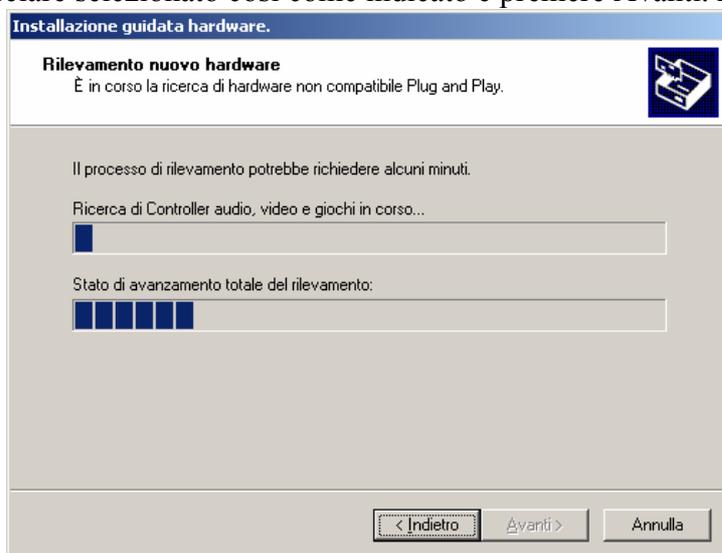


Attendere che la ricerca di nuovo hardware sia completata.  
Apparirà la seguente window:

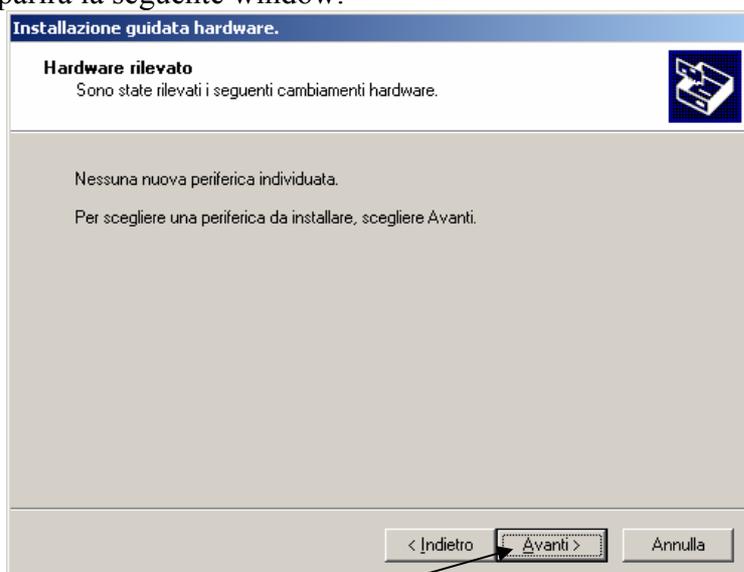

Procedere cliccando su Avanti

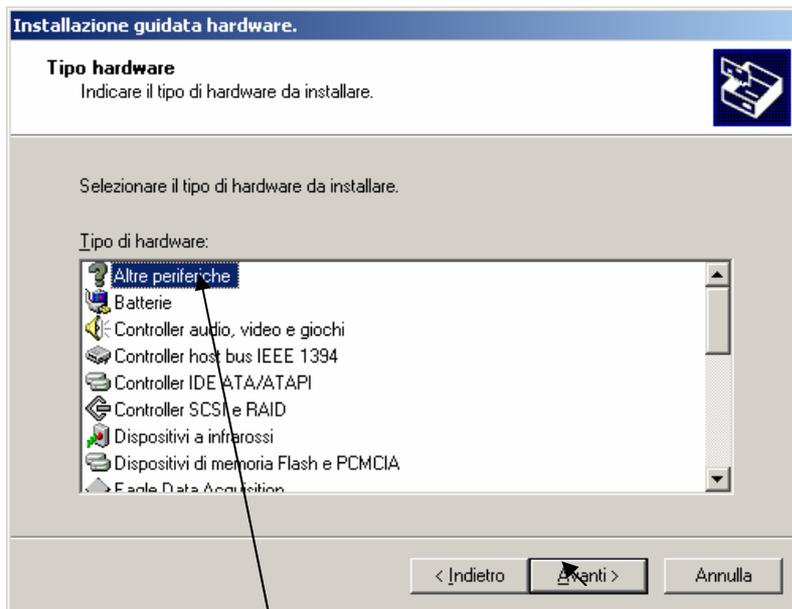

Selezionare Altre periferiche e cliccare su Avanti  
Apparirà la seguente window:

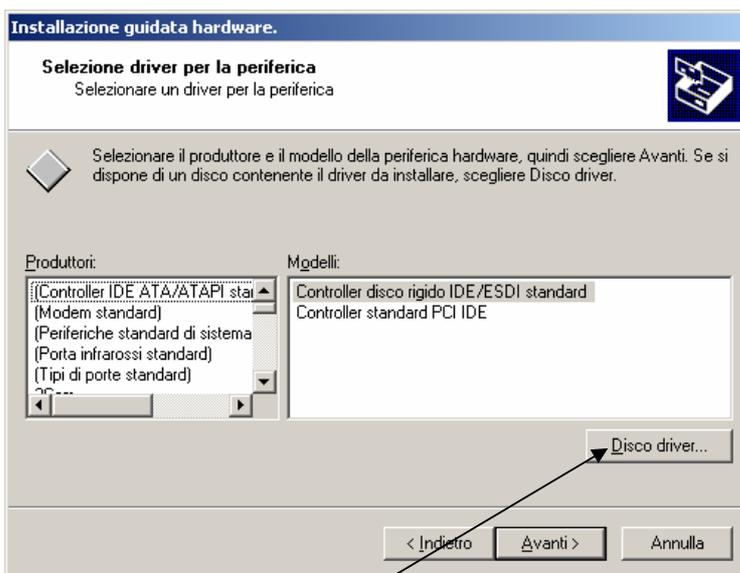

Procedere cliccando su Disco driver ...




Cliccare su Sfogli per selezionare il file CtrDrv.inf

Selezionare la directory dove si trova CtrDrv.inf, ovvero:


**C:\CTR-S000\WDMDriver**

E selezionare il file

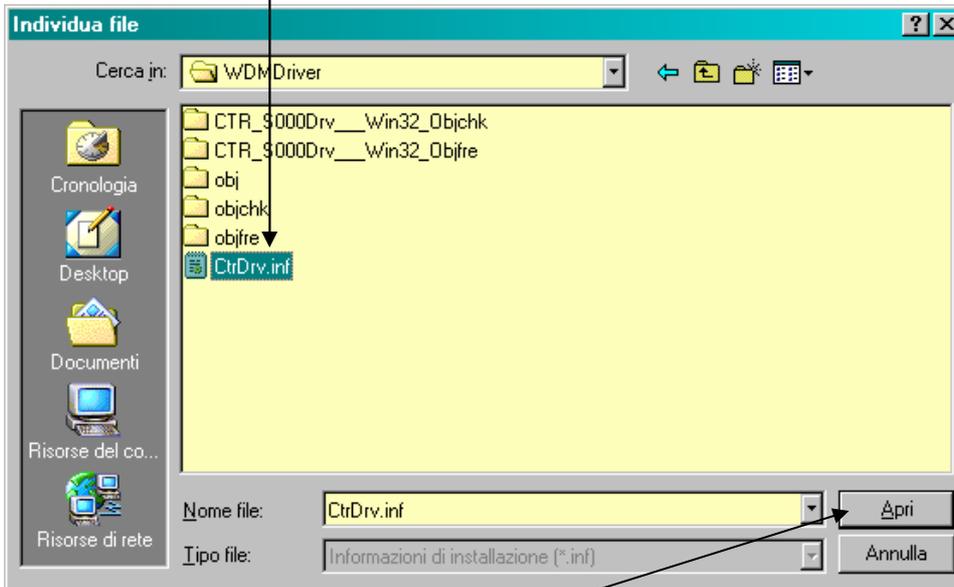


Si continua cliccando su Apri

Apparirà:

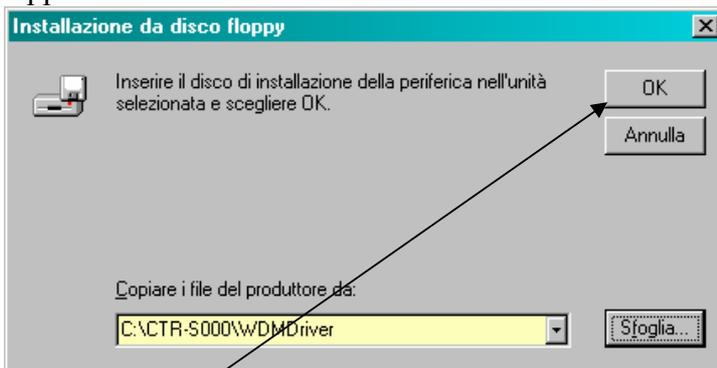


Cliccare su OK

Il risultato viene visualizzato nella window successiva:

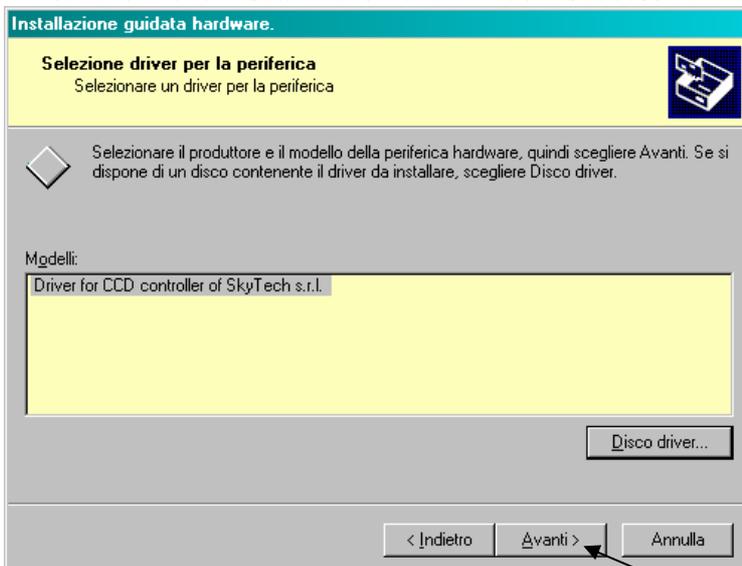


L'installazione del file CtrDrv si conclude cliccando Avanti


Comparirà la window e il messaggio seguenti

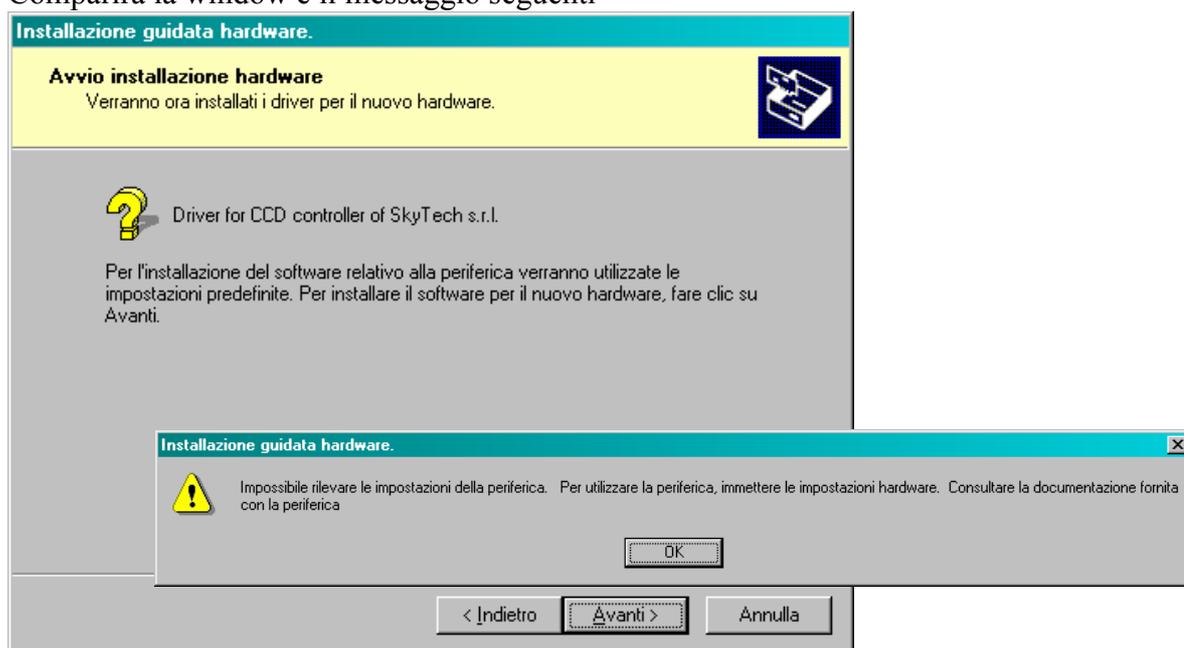


Cliccare sul tasto OK e si aprirà la window seguente:

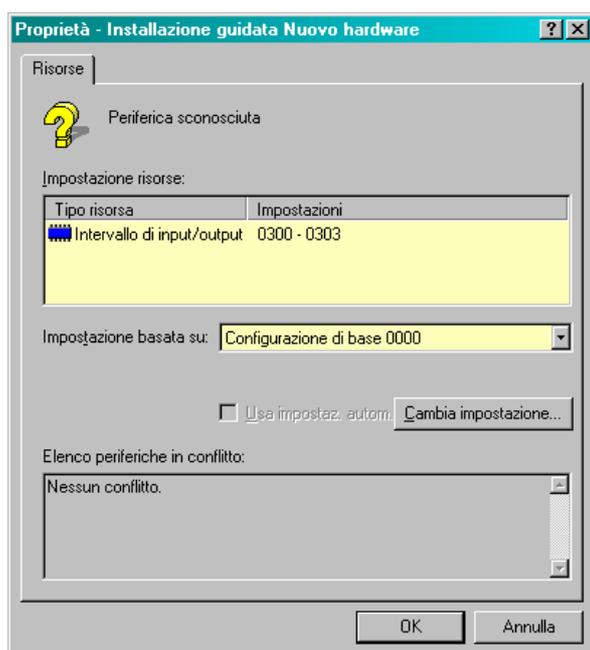


Cliccare sul tasto OK e comparirà il messaggio:

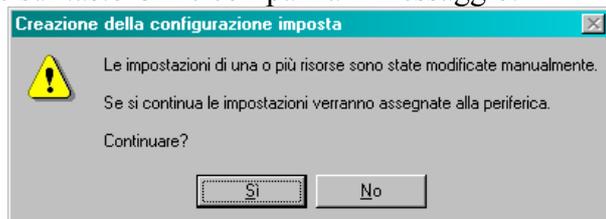

Cliccare sul tasto Sì. Aspettare qualche secondo e apparirà la window:

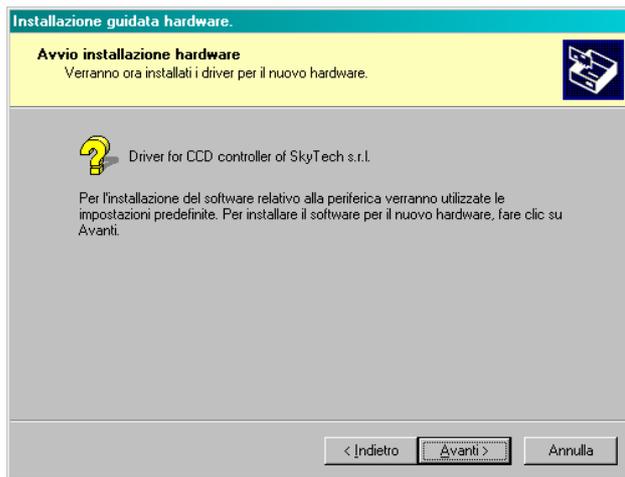


Cliccando sul tasto Avanti apparirà la window che indicherà il percorso del driver CTRDRV.sys:

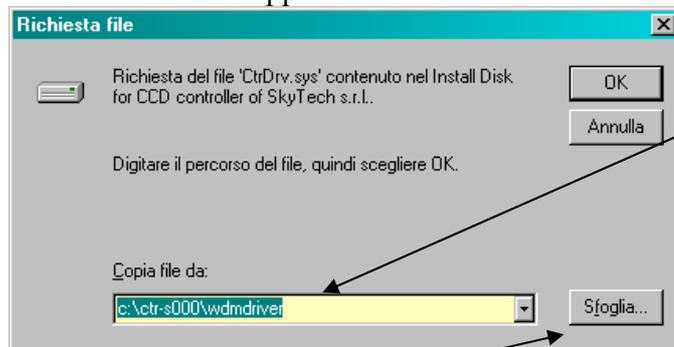

Cliccando sul tasto Sfogliasi aprirà la window:

**SELEZIONARE IL FILE CTRDRV APPROPRIATO CHE SI TROVA NEL DIRETTORIO OPPORTUNO E CONFERMARE CON OK.**

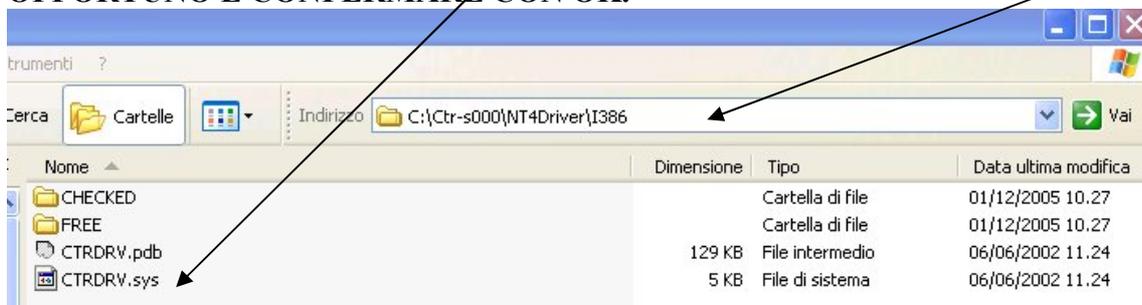


Comparirà la seguente window




Cliccando sul tasto Fine il driver risulterà completamente installato e comparirà il messaggio di riavvio per rendere efficace l'installazione.

4. **Verificare che il driver della parallela della SkyTech s.r.l. è installato correttamente:**  
Ripetere le operazioni 1 e 2 fino alla window seguente:

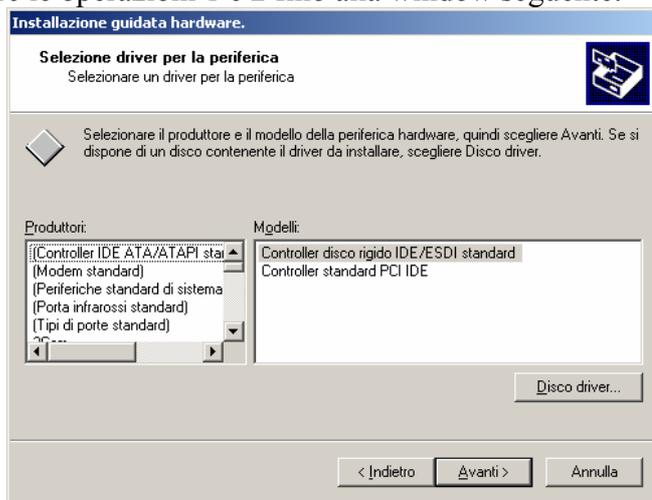

Andare alla lettera S e vedere se la window appare come la seguente:

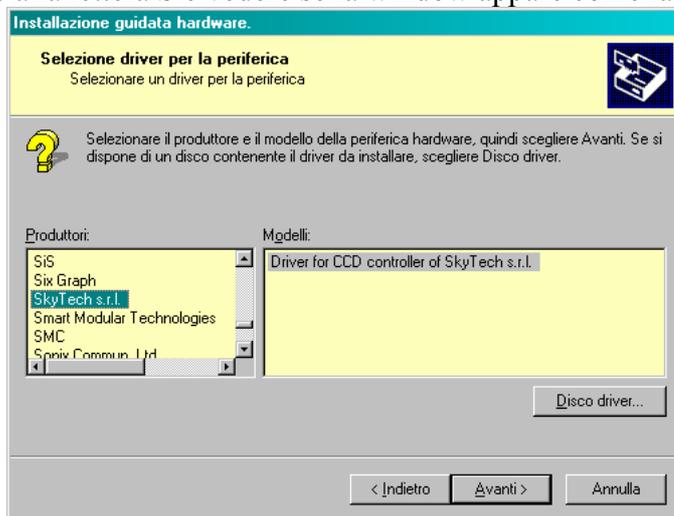

Questo significa che tutto è andato bene ed il computer è pronto per essere utilizzato con il controller CCD attraverso la parallela.